


# Fiche méthodologique N°4

## Observer à la loupe binoculaire

site SVT acad. Dijon S.VIGIER



### 5. Grossissement

Sélectionnez un grossissement adapté à l'objet observé en tournant la bague de l'objectif

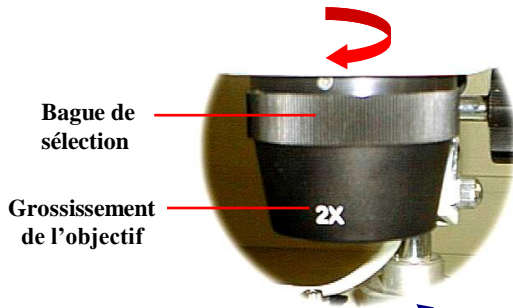


### 6. Mise au point

Utilisez les vis situées de chaque côté de la potence

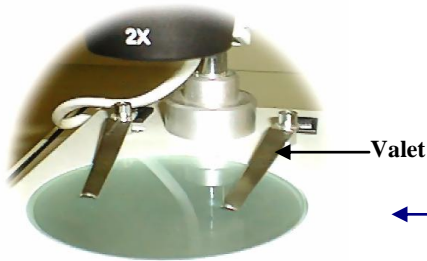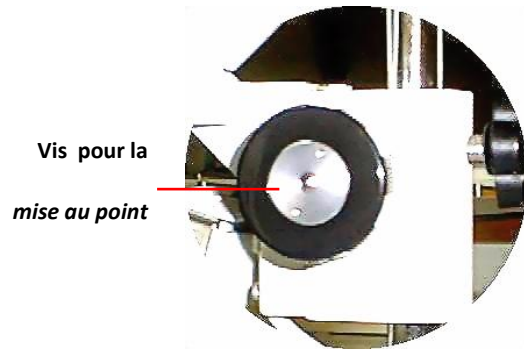

### 4. Centrer l'objet

Placez l'objet au centre du champ de vision et fixez-le éventuellement avec les valets

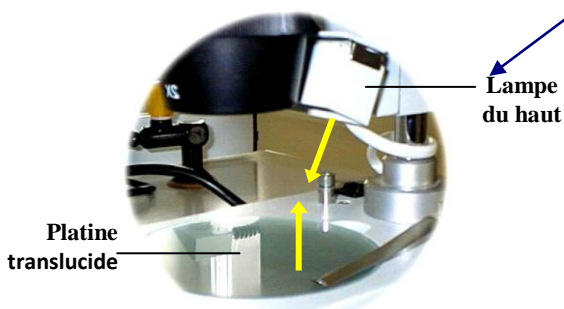


### 3. Couleur de la platine

Choisissez la couleur de la platine (translucide, blanche, noire) adaptée à l'objet observé



### 1. Hauteur de la loupe

Utilisez la vis de la potence pour ajuster la hauteur de la loupe à la taille de l'objet observé

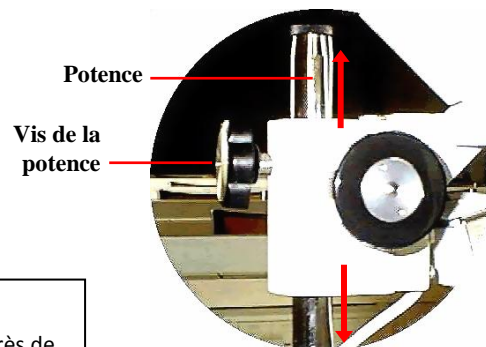

### 2. Éclairage

Utilisez le bouton situé près de la potence pour éclairer l'objet par-dessus ou par-dessous